



Perfect Rainbow Protein Ladder

Nr kat.	opakowanie
E3212-01	50 ścieżek

Warunki przechowywania:

- Stabilne do 2 tygodni w 25 °C.
- Stabilne do 3 miesięcy w 4 °C.
- W przypadku długotrwałego przechowywania zaleca się temperaturę -20 °C.

Wstępnie barwiony wzorec wielkości białek, złożony z precyzyjnie rozmieszczonych zrekombinowanych prążków białkowych, przeznaczony do określania wielkości polipeptydów w zakresie od 5 kDa do 250 kDa

Opis:

- Wzorec wielkości białek Perfect Rainbow ma trzynaście prążków odpowiadających rozmiarowi białek: 5, 11, 15, 20, 25, 36, 50, 58, 80, 110, 135, 180, 250 kDa.
- Prążek 15 kDa jest kowalencyjnie sprzężony z żółtym barwnikiem, 25 kDa z zielonym, 80 kDa z czerwonym natomiast 250 kDa jest kowalencyjnie sprzężony z fioletowym barwnikiem. Pozostałe prążki są kowalencyjnie połączone z niebieskim barwnikiem.
- Dostępny w gotowym do użycia formacie

Sposób użycia:

- Przed użyciem doprowadź Perfect Rainbow Protein Ladder do temperatury pokojowej. Po całkowitym rozmrożeniu dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość markera do nanoszenia na mini-żel to 3-4 µl na studzienkę.

